

Настройка кнопок запуска

Привязка кнопок хроматографа к запуску тех или иных каналов настраивается в диалоге настроек прибора.

В списке **Синхронный запуск каналов** добавляются необходимые кнопки. Двойным кликом мышкой можно изменить левое поле кнопок и правое поле каналов. Кнопка **Добавить** служит для добавления ещё одного события запуска канала(ов). Кнопка **Удалить** удаляет всю строчку сразу.

Кнопки бывают следующие:

Анализ1, Анализ2	Кнопки на голове (выпуск до 2017 года)
Анализ	Кнопка Старт/Стоп на голове справа индикатора (выпуск 2017 года и далее)
Кнопка 1,2,3	Кнопка на голове сверху или на левой боковой дверце (выпуск 2017 года и далее)
Внешний 1,2,3	Выводы для подключения кранов с герконом на плате БУ



