

# Автосамплер НТ-3100А

## Включение второго испарителя

Для включения двух испарителей на автосамплере НТ-3100А необходимо выбрать в меню родной программы настройки:

- Виртуальный экран
- Alingment
- Analyzer default
- Agilent
- 4890 (2 injector)

From:  
<http://kb.has.ru/> - База знаний Хромос

Permanent link:  
[http://kb.has.ru/dev:%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80\\_ht-3100a](http://kb.has.ru/dev:%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80_ht-3100a)

Last update: 2017/11/09 10:57

